


## INSTRUKCJA MONTAŻU

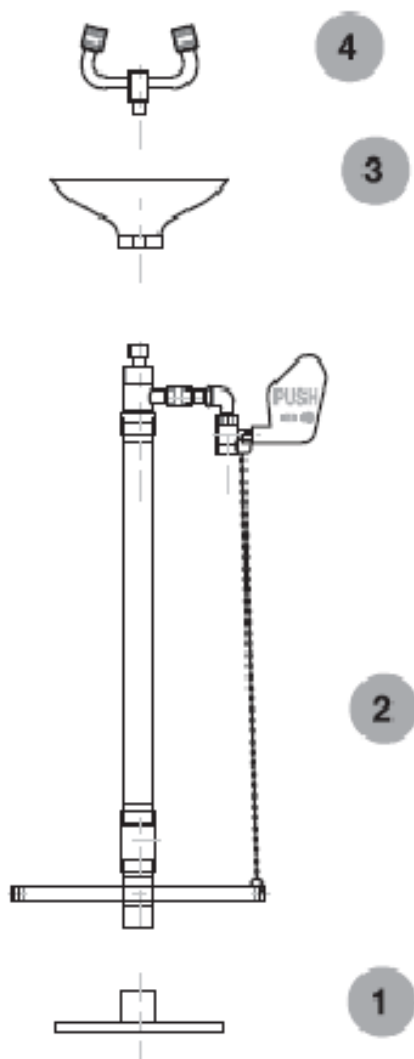

1. Do gwintów używać wyłącznie teflonu lub specjalne uszczelnienie (np. Loctite 542)
2. Wkręcić pionową konstrukcję oczomyjki (poz. 2) do podstawy oczomyjki (poz.1 )
3. Przykręcić misę oczomyjki (poz.3) do konstrukcji oczomyjki (poz.2)
4. Nakręcić na gwint wylewkę oczomyjki (poz.4) do konstrukcji oczomyjki (poz.2)
5. Podłączyć obydwie końce łańcuszka do pedału i dźwigni ręcznej z napisem PUSH
6. Wyrównać elementy