

KARTA KATALOGOWA

Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką montowany do ściany **SC720**

WYKONANIE/ DANE TECHNICZNE



WYKONANIE

misa oczomyjki/ wylewka prysznic	chemoodporny polipropylen (PP)
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie/wylot	1" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa
zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ/prysznic	100 l/min. przy 0,2 MPa
minimalny wymagany przepływ/oczomyjka	6 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność/prysznic	120 l/min. (przy 0,3 MPa)
wydajność/oczomyjka	14 l/min. ± 10% (przy 0,3 MPa)
uruchamianie/prysznic	dźwignia ręczna z trójkątną rączką
uruchamianie/oczomyjka	dźwignia ręczna przy misie oczomyjki




Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.


KARTA KATALOGOWA

Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką montowany do ściany **SC720**

RYСУNEK TECHNICZNY

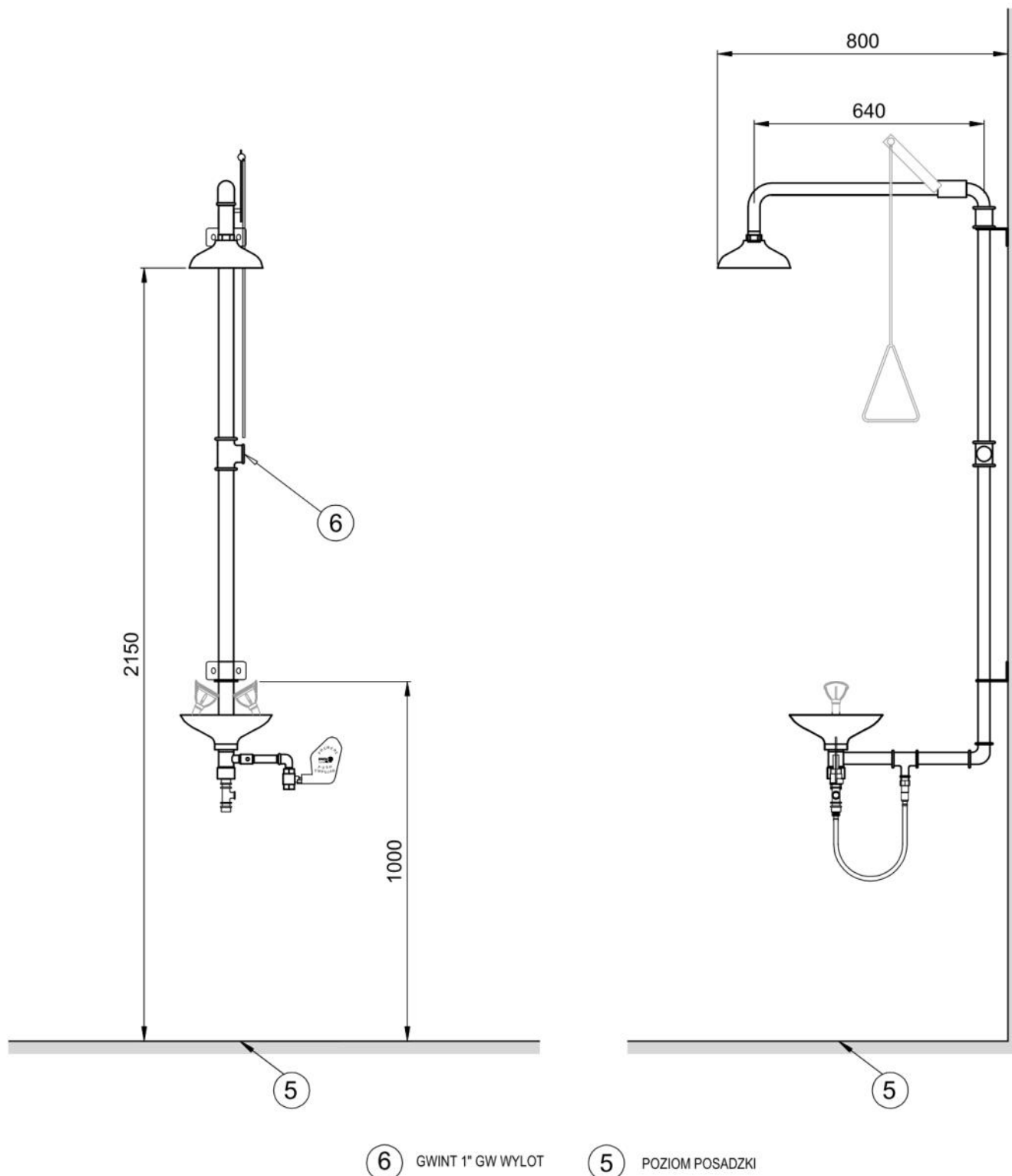

INSTRUKCJA MONTAŻU

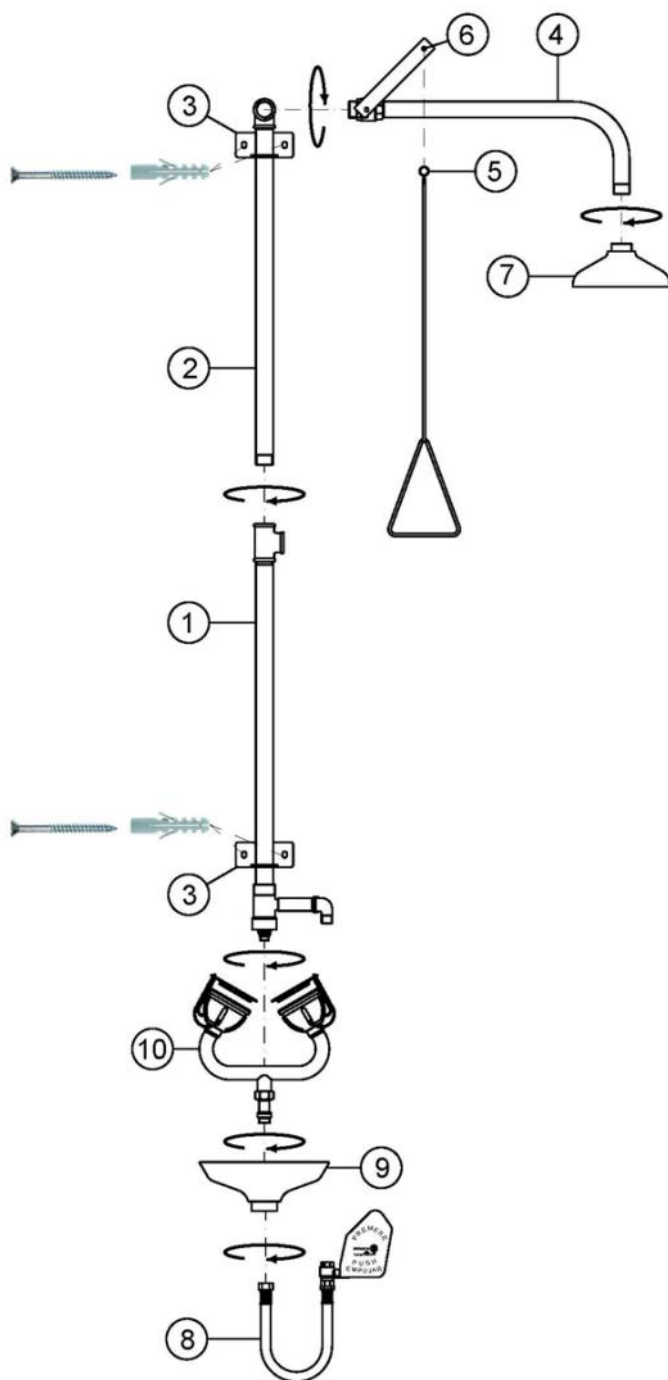

1. Nałożyć teflon lub uszczelnienie (np. Loctite 542) na wszystkie gwinty urządzenia.
2. Wkręcić rurę pionową 2 do rury pionowej 3.
3. Zamocuj do ściany połączone rury 1 i 2 przy pomocy uchwytów 3.
4. Połączyć rurę pionową 2 z ramieniem prysznica 4.
5. Zamocować metalowy pręt z trójkątną rączką 5 do dźwigni uruchamiającej prysznic za pomocą metalowego pierścienia 6.
6. Przykręcić wylewkę prysznica 7 do ramienia prysznica 4.
7. Wyrównać elementy
8. Wkręcić wąż elastyczny 8 do zaworu na rurze 1.
9. Przykręcić misę oczomyjki 9 do konstrukcji oczomyjki na rurze 1.
10. Przykręcić wylewkę oczomyjki 10 do miski oczomyjki 9.
11. Wyrównać elementy.